

Pintanäytteen ottaminen Asumisterveysasetuksen ja –soveltamisohjeen mukaisella menetelmällä

Näytteenottovälineet:

- ✓ 5 ml puskuriliuokset
- ✓ suojakäsineet
- ✓ tussi- ja kuulakärkikynä
- ✓ mittakehys, steriilit pumpulipuikot ja jäädytetty kylmälaukku
- ✓ tarvittaessa hengityssuojain (vähintään P3/A2-luoka)
- ✓ tarvittaessa desinfiointiaine (80% etanolia tai isopropanolia) ja paperipyyhkeitä
- ✓ näytelomake materiaalinäytteille ja tilauslomake

Suojautuminen

Käytä näytteenotossa suojakäsineitä näytteen saastumisen ehkäisemiseksi. Jos näytteenottoa ja/tai tutkittava tila on hyvin varioitunut, on käytettävä hengityssuojainta ja suojavaatetusta.

Näytteen ottaminen

- Saat laboratorion näytteenotossa käytettävät välineet. Puhdista mittakehys jokaisen näytteen välillä. Välineet voi puhdistaa esim. 80% etanolilla, isopropanolilla tai kuumalla vedellä ja astianpesuaineella.
- Ota näyte noin 10 cm x 10 cm kokoiselta alueelta mittakehystä käyttäen, tai arviolta noin 100 cm² suuruiselta alueelta (jos mittakehystä ei voi käyttää). Jos tutkittavan kasvuston ala on tätä pienempi, ota pintanäyte koko kasvuston alueelta ja merkitse näytteenottoala lähetteelle.
- Kostuta steriili pumpulipuikko steriiliin 5 ml laimennosliuosputkeen. Pyyhi tutkittava alue (mittakehysten sisäalue) pumpulipuikkoa pyörittäen tasaisesti kolmeen kertaan. Laita pumpulipuikko siihen laimennosliuosputkeen, jossa se oli kostutettu ennen sivelyä. Katkaise pumpulipuikon varresta pois se osa, josta olet pitänyt kiinni.
- Numeroi näyteputket ja täytä näytteenottolomake Mikrobionin sähköiseen laboratoriojärjestelmään, tai toimita lähete ja tilauslomake laboratorioon näytteiden mukana tai sähköpostilla.
- Ota nollanäyte samalla tavalla. Katkaise puhtas pumpulipuikko puhtaaseen laimennosliuokseen ja merkitse putki kirjaimilla KN. (KN näytteellä seurataan näytteenottotarvikkeiden ja -liuosten puhtautta)
- Pakkaa näyteputket jäädytettävään (esim. kylmäkallet) kylmälaukkuun ja toimita heti laboratorioon. (pintanäytteet on viljeltävä viimeistään vuorokauden kuluttua näytteenotosta)



Näytteiden toimittaminen laboratorioon

- **Voit toimittaa näytteet meille matkahuollon bussipakettina määräasemana Kuopio.**
- **Vaihtoehtoisesti voit tuoda näytteet suoraan laboratorioon**

Muita toimitustapoja käytettäessä ole yhteydessä laboratorioon p. 010 321 0680.

Toimitusosoite:

Mikrobioni Oy
PL 1199, Microkatu 1
70211 Kuopio

Käyntiosoite:

Mikrobioni Oy
Microkatu 1, R-osa
70211 Kuopio

laboratorio on avoinna arkisin klo 8-16

Huom! Ennen kello 14 toimitetut laboratoriokäsittelyä vaativat näytteet käsitellään saapumispäivänä. Erityisesti perjantai-iltana tuodut näytteet voidaan mahdollisesti käsitellä vasta maanantaina



Neulaniementieltä käännyttään vasempaan Microkadulle. Microkatua ajetaan aivan kadun päähän (kuvan sininen piste) avautuvalle parkkialueelle. Sisäänkäynti on M-osassa (tornirakennus), jonka infosta neuvotaan perille.

Pysäköintiautomaatista (sinisen pisteen lähellä) saat nappia painamalla lipun 15 minuutiksi tai maksettaessa pidempään. Alueella toimii myös Easy Park-sovellus.

