

Ohje näytteen ottamiseksi pölyn koostumusanalyysiin

Pinta- ja kanavapölynäytteet

Varaa seuraavat näytteenottovälineet:

- ✓ kaksi 1 litran minigrip-pussia per näyte
- ✓ tussi- tai kuulakärkikynä näytepussien numerointiin

Näytteenotto

Aseta nurin käännetty minigrip-pussi käteen käsineen tapaan. Pyyhi kämmenellä ja kämmenselällä huoneen tasopintoja (esim. hyllyt, kaappien päällykset), jotta pinnoille laskeutunutta pölyä kertyy näytepussin sisäpuolelle. Käännä pussi taas oikein päin ja sulje se huolellisesti. Taita pussi kahtia ja laita toiseen minigrip-pussiin. Numeroi näytepussit.

Pölyn määrä riittää analyysiin, jos valoa vasten katsoessa näkyy näytepussiin jäänyt selvä kämmenen jälki. Suosittelemme ottamaan erilliset pölynäytteet sekä kohteen tasopinnoilta että tuloilmakanavasta.

Jokaisesta näytteestä täytetään tiedot näytteenottolomakkeelle Mikrobionin sähköisen laboratoriojärjestelmän kautta, tai toimitetaan laboratorioon näytteiden mukana tai sähköpostilla. Täytä myös tilauslomake. Lomakkeita on saatavissa Mikrobioni Oy:n internet-sivuilta.

Näytteiden toimittaminen laboratorioon

- **Voit toimittaa näytteet meille matkahuollon bussipakettina määräsamana Kuopio.**

Muita toimitustapoja käytettäessä ole yhteydessä laboratorioon p. 010 321 0680.

Toimitusosoite:
Mikrobioni Oy
PL 1199, Microkatu 1
70211 Kuopio

- **Vaihtoehtoisesti voit tuoda näytteet suoraan laboratorioon**

Käyntiosoite:
Mikrobioni Oy
Microkatu 1, R-osa
70211 Kuopio

Laboratorio on avoinna arkisin klo 8-16
Huom! Ennen kello 14 toimitetut laboratoriokäsittelyä vaativat näytteet käsitellään saapumispäivänä.





Neulaniementieltä käännyttään vasempaan Microkadulle. Microkatua ajetaan aivan kadun päähän (kuvan sininen piste) avautuvalle parkkialueelle. Sisäänkäynti on M-osassa (tornirakennus), jonka infosta neuvotaan perille.

Pysäköintiautomaatista (sinisen pisteen lähellä) saat nappia painamalla lipun 15 minuutiksi tai maksettaessa pidempään. Alueella toimii myös Easy Park-sovellus.

